



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoGold™封板膜刮板

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋

产品简介:

BeyoGold™封板膜刮板(BeyoGold™ Adhesive Seal Film Applicator), 也称为封膜刮板或封板膜刮刀, 是碧云天金牌高品质耗材系列产品。本封板膜刮板具有材质轻便、硬度适中、弹性良好、操作简单等特点, 搭配封板膜使用, 主要用于PCR板、qPCR板、96孔板、酶标板或其它微孔板的密封。本封板膜刮板的主要特点如下:

1. 本封板膜刮板为100×70mm的长方形, 四角呈圆弧形, 厚度均匀, 平整光洁, 具有一定的弹性; 侧面光滑洁净, 可减少对封板膜表面的影响。
2. 本封板膜刮板为低密度聚乙烯(Low density polyethylene, LDPE)材质, LDPE是聚乙烯树脂中质量最轻的品种, 具有良好柔软性、延伸性, 轻便简捷、经久耐用、化学稳定性佳的特点, 可长期使用。
3. 本封板膜刮板操作简单便捷, 用户仅需来回刮动覆有封板膜的微孔板即可快速将封板膜紧密密封于微孔板。
4. 本封板膜刮板符合人体工程学设计, 中间有2条突起的横杠, 便于抓握, 防止操作时滑脱。
5. 本封板膜刮板减少了气泡的产生, 有效防止了孔间污染和样品损失。

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 移除封板膜背衬膜。
2. 将封板膜与微孔板对齐, 保证覆盖所有孔之后, 将封板膜覆于微孔板表面。
3. 手持BeyoGold™封板膜刮板的长边, 大拇指和食指捏于封板膜刮板两面两条突起的横杠之间, 将封板膜刮板垂直(可微微倾斜)置于覆有封板膜的微孔板表面, 并施加一定力度, 横平和竖直地在微孔板表面来回刮动, 确保所有孔都被封板膜密封。

注: 为了达到更好的密封效果, 使用BeyoGold™封板膜刮板刮动封板膜时一定要均匀用力。

4. 使用后, 需置于自封袋或洁净、干燥处保存。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF007	封板膜(透明, Axygen分装)	100片/包装
FSF008	封板膜(透明, Axygen原装)	500片/包装
FSF017	封板膜(透明, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF021	封板膜(白色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF025	封板膜(黑色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF030-100pcs	BeyoGold™封板膜(透明, 自粘型, PP)	100片/包装
FSF033-100pcs	BeyoGold™微透气封板膜(自粘型, 人造丝, 无菌)	100片/包装
FSF035-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/包装
FSF035-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	100片/包装
FSF039-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/包装
FSF039-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	100片/包装
FSF051-100pcs	BeyoGold™自粘铝箔封板膜	100片/包装
FSF062-100pcs	BeyoGold™热封铝箔封板膜	100片/包装