



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™洗涤液(10X)

产品编号	产品名称	包装
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™洗涤液(10X) (BeyoWB™ Wash Buffer (10X)), 在稀释至1X后可以配套用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品(P0001/P0956/P0958)时一抗或二抗孵育后的洗涤, 每次洗涤时间仅需30秒即可达到理想效果, 可降低背景, 增强信噪比。
- 按照每次需要10ml洗涤液(1X)计算, 一个包装的本产品稀释成1X后可以进行约100次的洗涤。
- 本产品也可用于常规Western检测时膜的洗涤。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
-	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。-20°C可以长期保存, 室温保存一个月内有效。

注意事项:

- 本BeyoWB™洗涤液(10X)配制成BeyoWB™洗涤液(1X)后, 宜4°C保存, 并在1-2个月内用完。如果室温保存, 宜在1-2周内用完。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 取一瓶BeyoWB™洗涤液(10X), 倒入到一洁净的容器中, 加入去离子水、蒸馏水或超纯水混匀并定容到1升后即为本BeyoWB™洗涤液(1X), 并可以用于Western的洗涤。没有用完的洗涤液可以室温保存, 通常1-2周内是可以正常使用的。如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 宜废弃。碧云天同时提供免配制的即用型BeyoWB™洗涤液(P0952)。
2. 本产品的具体使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)(P0956)及BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)(P0958)相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200µl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200µl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次