



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒

产品编号	产品名称	包装
P0985S	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次

产品简介:

- 碧云天研发生产的His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒(Superquick Western Assay Kit for His Tag (C-terminal Specific)), 是一种仅需10分钟就可以从完成转印的印迹膜到获得带His Tag (C-terminal Specific)标签的融合蛋白条带的超快速Western检测试剂盒。本试剂盒包含了C端特异性的Anti- His Tag-HRP、QuickBlock™封闭和抗体稀释液、Western洗涤液、以及BeyoECL Star化学发光试剂的试剂盒, 一抗和二抗孵育合并为一步操作, 使用便捷, 背景低, 包含从封闭到化学发光的整套试剂, 转膜完成后通常10分钟就可以得到高质量的标签蛋白Western结果, 可以极大加快标签蛋白的检测速度。
- Flag标签、HA标签、Myc标签、His标签、GST标签等是表达载体上最常见的一些标签, 通过与这些标签的融合表达可以非常方便地用于目的蛋白的表达、纯化或检测, 无需目的蛋白特异的抗体[1-2]。本系列产品目前包括Flag标签蛋白/HA标签蛋白/Myc标签蛋白/His标签蛋白/His标签蛋白(C-terminal)/GFP标签蛋白/GST标签蛋白/V5标签蛋白/MBP标签蛋白/StrepII标签蛋白/AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒(P0981/P0982/P0983/P0984/P0985/P0986/P0987/P0988/P0990/P0992/P0997)。
- 本试剂盒中的QuickBlock™封闭和抗体稀释液, 可同时用于印迹膜的封闭和抗体的稀释。封闭时间仅需1分钟, 总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液。本产品稀释和配制的标签抗体工作液, 可以在4°C保存和使用不少于1个月, 并且可以重复使用。
- 本试剂盒使用了Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP, 因此一抗和二抗的孵育仅需一步即可完成。抗体特异性高、灵敏度极佳, 使用浓度经过优化, 按照1:500比例稀释, 室温通常孵育5分钟即可进行后续的洗涤和检测。
- 本试剂盒中提供的BeyoECL Star化学发光试剂, 灵敏度高、背景极低、发光时间长, 适用于大多数常规的Western检测。特殊情况下, 如果成像效果需要优化, 可根据当前实验结果选择灵敏度更高的BeyoECL Moon (P0018F)或BeyoECL SuperMoon (P0018H)。
- 如果检测的是6.6×8.5cm印迹膜, 按照每次Western封闭需要QuickBlock™封闭和抗体稀释液5ml, 稀释抗体需要QuickBlock™封闭和抗体稀释液5ml, 抗体10μl, 稀释后的抗体共计可以使用3次, 洗涤液每次使用10ml, 化学发光试剂工作液每次需要1ml计算, 本试剂盒可以进行6次His Tag (C-terminal Specific)的Western快速检测。如果检测的是更常见的裁切后的约2×8.5cm印迹膜, 按照封闭以及抗体孵育液体用量为每次2ml, 洗涤液用量每次4ml, 发光试剂工作液用量每次0.4ml计算, 则可以检测15次。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0985S-1	Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP	20μl
P0985S-2	QuickBlock™封闭和抗体稀释液	40ml
P0985S-3	Western洗涤液	200ml
P0985S-4	BeyoECL Star A液	3ml
P0985S-5	BeyoECL Star B液	3ml
-	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。QuickBlock™封闭和抗体稀释液、Western洗涤液以及BeyoECL Star A液和B液, 4°C保存, 至少6个月有效。

注意事项:

- 请注意回收使用过的抗体工作液。回收的抗体工作液可以再重复使用2次。稀释后的抗体, 包括使用过的抗体工作液, 请4°C保存。
- 回收后重复使用的抗体工作液, 使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象, 可以10,000×g离心1-3分钟, 取上清用于后续检测。如果回收的抗体工作液出现明显的絮状物或长霉长菌等情况, 则可以考虑废弃该抗体。
- 使用本产品, 通常10分钟可得到高质量的标签蛋白Western结果, 即封闭1分钟、抗体孵育5分钟、洗涤30秒3次、BeyoECL试剂孵育1分钟、成像通常0.5分钟之内。
- 对于6.6×8.5cm的印迹膜, 推荐使用碧云天的Western洗膜盒(FFX050)进行洗涤和孵育; 对于裁切后的条形印迹膜, 推荐使用碧云天的5格Western洗膜盒(FFX055)进行洗涤和孵育。
- 个别情况, 如果希望获得到更好的Western结果, 可适当增加封闭、抗体孵育及洗涤的时间, 并适当优化成像的曝光时间。

- BeyoECL Star A液和B液均对人体有害，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

以6.6×8.5cm的印迹膜为例：

1. 膜的封闭。

- 完成转膜后，立即把印迹膜(约6.6×8.5cm)放置到预先加入**5ml QuickBlock™封闭和抗体稀释液**的Western洗膜盒(FFX050)中，置于翘板摇床上缓慢摇动，**室温封闭1分钟**。推荐使用BeyoShaker™数字式翘板摇床(E6673)。后续若无特殊说明，各种试剂的用量都以约6.6×8.5cm大小的印迹膜为例进行说明。

注1：经反复测试，室温封闭1分钟即可达到理想的封闭效果，但也可以根据实际情况酌情延长封闭时间。如果需要更多的封闭液，推荐碧云天的QuickBlock™ Western封闭液(P0252)。

注2：如果使用裁切后的约2×8.5cm印迹膜，推荐使用2ml QuickBlock™封闭和抗体稀释液。

2. 抗体孵育。

- Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP抗体工作液的配制。推荐**抗体稀释比例为1:500**，例如在5ml QuickBlock™封闭和抗体稀释液中加入10μl Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP，即可得到5ml Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP抗体工作液。

注：通常1:500稀释可以适用于大多数情况，但如果遇到样品中目的蛋白过少或过多时，也可以根据实际情况在1:250~1:1000范围内进行调整。如果需要更多的抗体稀释液，推荐碧云天的QuickBlock™ Western一抗稀释液(P0256)。

- 用微型台式真空泵、移液器或滴管等吸尽用于封闭的QuickBlock™封闭和抗体稀释液。推荐使用BeyoVac™基础型台式真空吸液器(E6878)或BeyoVac™调速型台式真空吸液器(E6883)。

- 加入**5ml Anti-His Tag (C-terminal Specific)-HRP抗体工作液**。如果是裁切后的约2×8.5cm印迹膜，推荐用量为2ml。

- 置于翘板摇床上缓慢摇动，**室温孵育5分钟**。

注：经反复测试，室温孵育5分钟即可达到理想检测效果，但也可以根据实际情况酌情延长抗体孵育时间。

- 回收抗体工作液，留待后续重复使用。

- 使用**Western洗涤液洗涤3次，每次的用量为10ml，每次30秒**。如果是裁切后的约2×8.5cm印迹膜，每次的推荐用量为4ml。

注：经反复测试，洗涤3次，每次30秒，即可达到理想效果，但也可以根据实际情况酌情延长洗涤时间或增加洗涤次数。如果需要更多的Western洗涤液，推荐碧云天的Western洗涤液(P0023C)或Western洗涤液(10X) (P0023C3/P0023C6)。

3. 蛋白检测。

- BeyoECL Star工作液的配制：混合0.5ml BeyoECL Star A液和0.5ml BeyoECL Star B液，配制成1ml BeyoECL Star工作液，室温放置备用。工作液宜在临检测前配制。如果是裁切后的约2×8.5cm印迹膜，BeyoECL Star工作液配制0.4ml即可。

- 用WB专用镊子(FS035)将膜取出，用吸水纸略吸去过多的液体(切勿接触膜的蛋白面)，然后置于一洁净保鲜膜上。

- 滴加1ml BeyoECL Star工作液到膜上**，确保使工作液均匀覆盖在膜上，**放置1分钟**。如果是裁切后的约2×8.5cm印迹膜，BeyoECL Star工作液的推荐用量为0.4ml。

注：通常放置1分钟就可以进行后续的成像或压片检测，但也可以根据实际情况酌情延长放置时间。如果需要更多的BeyoECL Star，推荐碧云天的BeyoECL Star (特超敏ECL化学发光试剂盒) (P0018A)。

- 取膜，弃BeyoECL Star工作液，用吸水纸略吸去过多的液体。将膜放在两片保鲜膜中间，随后进行化学发光成像仪检测或压片检测。

注：详细的Western实验步骤可以参考碧云天的相关网页：<http://www.beyotime.com/support/western.htm>。

参考文献：

- Terpe, K. Appl Microbiol Biotechnol. 2003. 60, 523–533.
- Cho S Y, Park S G, Lee D H, et al. BMB Reports. 2004. 37(1): 45-52.

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
P0970S	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0970M	Actin超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0971S	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0971M	GAPDH超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0972S	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0972M	Tubulin超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0981S	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0981M	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0982S	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0982M	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0983S	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次

P0983M	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0984S	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0984M	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0985S	His标签蛋白(C-terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986S	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986M	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	30-75次
P0987S	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0988S	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0990S	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0992S	StrepII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0997S	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次

Version 2024.06.27